



InSite er en hurtig og simpel test til detektion af *Listeria* spp. i fødevare produktioners miljø. Testen indeholder et flydende vækstmedie med vækstbooster, antibiotika samt chromogene reagenser

specifikt designet til at fremme væksten af *Listeria* species.

Et farve skift fra gul til lys brun/sort er en presumptiv positive.


Fordele:

- Nem og simpel at anvende og uden nogen forberedende trin
- Stor svamp der optimerer prøveopsamlingen for mere nøjagtige resultater
- Eliminerer dyre analyser hos eksternt laboratorie
- Farveskift resultat der er nemt at aflæse – brun/sort indikerer tilstedeværelse af *Listeria*
- Positive resultat allerede efter 24 timer (ved høje koncentrationer)
- Konfirmeret negativt resultat efter 48 timer
- Opformering i et isoleret kammer, eliminerer risikoen for kontaminering
- 12 måneders holdbarhed ved opbevaring i kølskab (2-8°C)

Sensitivit:


- 1-10 CFU/ml. *Listeria* spp.
- Detekterer varmeskadede *L. monocytogenes* selv ved lave niveauer (10-50 cfu), selv ved tilstedeværelse af et højt niveau baggrundsflora.

Resultatfortolkning

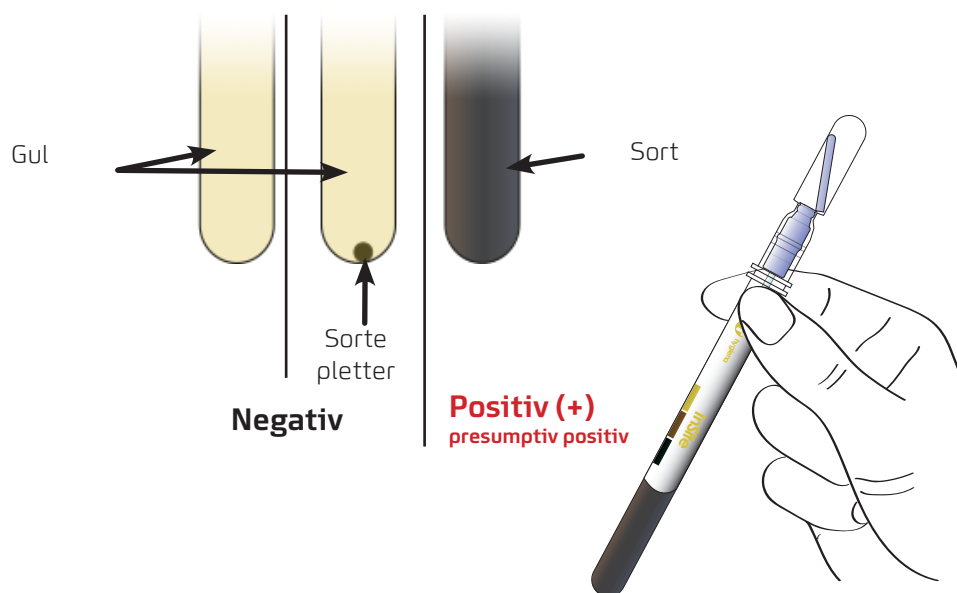

| Vare nr. | Beskrivelse | Antal |
|-----------|-----------------------------|-------|
| INSITE-50 | InSite <i>Listeria</i> spp. | 50 |

InSite Procedure:

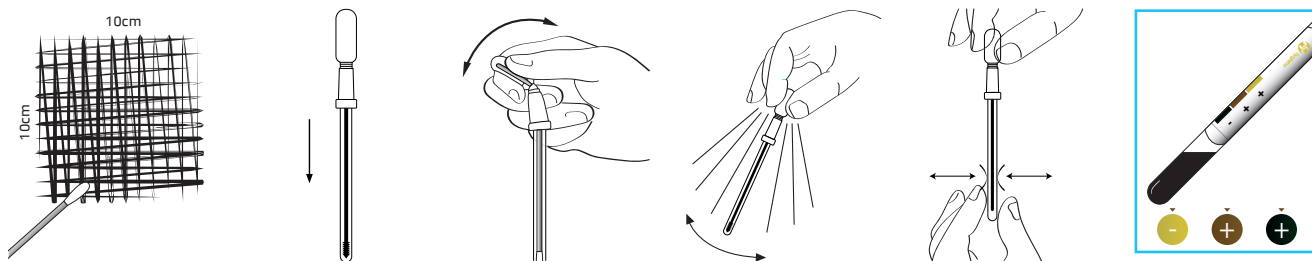

Relaterede Produkter:



Digital varmeblok

Digital varmeblok der varmer op til 105°C og som er tilpasset til alle Hygiena tests. Tilgængelig i 2 størrelser.



MicroSnap Coliform

MicroSnap Coliform er en hurtigmetode til detektion og enumeration af Coliforme bakterier. Resultatet fåes på 8 timer eller hurtigere, afhængigt af ønsket detektionsniveau. Et lavt antal Coliforme kan detekteres på 8 timer, således at at MicroSnap giver resultater samme arbejdsdag eller skift. MicroSnap Coliform detekterer ned til 1-10 CFU.



MicroSnap *E. coli*

MicroSnap E.coli er en hurtigmetode til detektion og enumeration af *E. coli*. Resultatet fåes på 8 timer eller hurtigere, afhængigt af ønsket detektionsniveau. Microsnap E.coli detekterer ned til 1-10 CFU.



MicroSnap Total

MicroSnap Total giver totalalkims resultater på bare 7 timer og dermed fåes de mikrobiologiske resultater på samme arbejdsdag eller arbejdsdskift. MicroSnap Total detekterer ned til <100 CFU (Gram positive og Gram negative aerobe og fakultative anaerobe bakterier).



MicroSnap Enterobacteriaceae

MicroSnap EB giver resultat på bare 7 timer, og dermed fåes de mikrobiologiske resultater på samme arbejdsdag eller arbejdsdskift. MicroSnap EB detekterer ned til 1-50 CFU.

| Vare nr. | Beskrivelse | Antal |
|-------------|------------------------------|-------|
| INCUBATOR | Digital Dry Block Incubators | 1 |
| MS-TOTAL100 | MicroSnap Total | 100 |
| MSEN100 | MicroSnap Coliform | 100 |
| MSEC100 | MicroSnap <i>E. coli</i> | 100 |
| MS2-EB | MicroSnap Enterobacteriaceae | 100 |